

# クロス分別クロマトグラフ(CFC)分析(1)


## 昇温溶出分別装置(TREFカラム)を用いた 共重合体の結晶化度分布測定

### 概要

- 昇温溶出分別法 (TREF法) は、オレフィン系高分子を分析対象としたカラム分離法の一つである。クロス分別クロマトグラフ (CFC) 装置に内蔵された TREFカラムを使用して分離が達成される。分離は結晶化度の違いにもとづき実現される。このため TREF法により高分子の結晶化度分布が評価することができる。
- 結晶化度がモノマー含量に相関するオレフィン系共重合体の場合、TREF法による結晶化度分布評価は組成分布を評価することと同じである。エチレンと  $\alpha$ -オレフィンの共重合体である直鎖状低密度ポリエチレン (LLDPE) の組成分布評価には TREF法がよく用いられる。

### ● 測定例 試料：直鎖状低密度ポリエチレン (LLDPE)

- 1) 溶媒に溶解させた高分子を TREFカラムへ注入
- 2) 一定の速度で降温してカラム担体に結晶化させる  
このとき結晶性の高い分岐の少ない成分が最初に結晶化され、温度の低下に伴って結晶性の低い分岐の多い成分が結晶化される
- 3) その後、逆に昇温させることで結晶性の低い成分から高い成分へ順に溶出し、短鎖分岐度による分別がおこなわれる

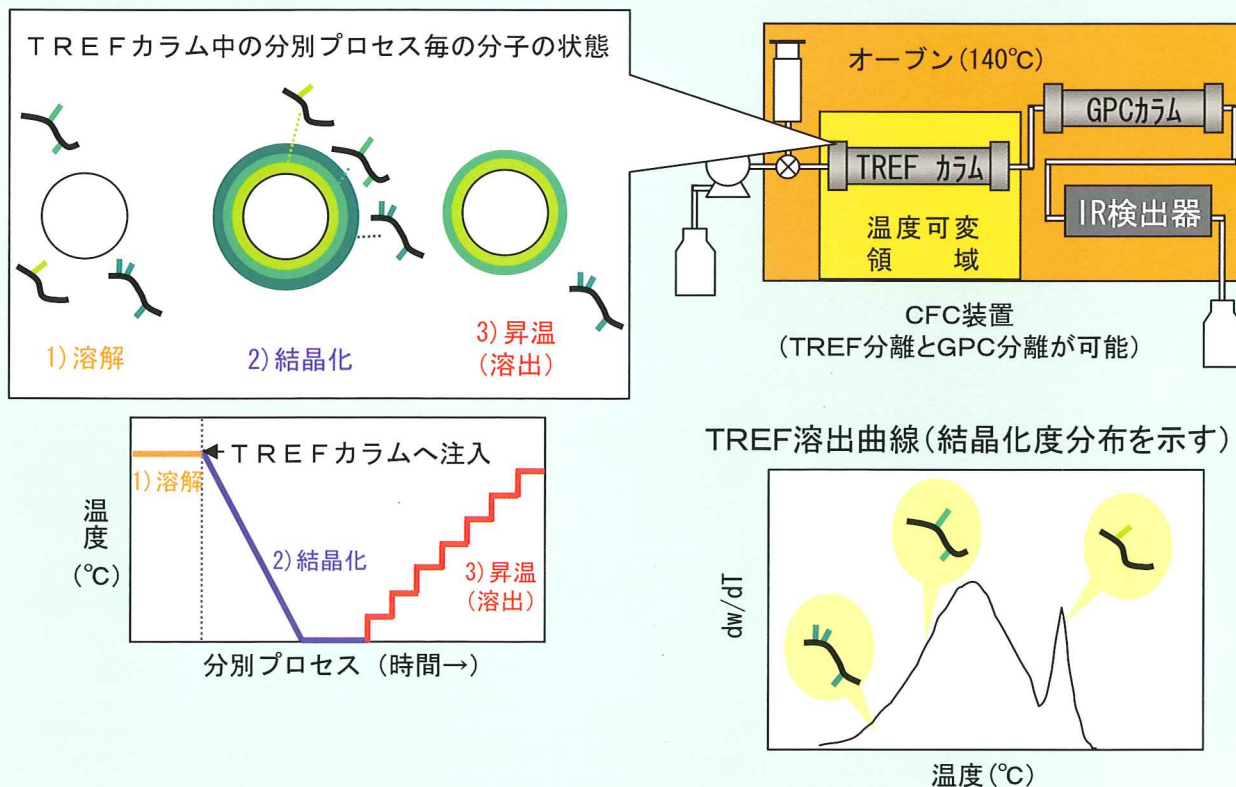

株式会社 三井化学分析センター

<http://www.mcanac.co.jp>

営業部 ☎ 03-5524-3851